


Stativfuß Sysdidac (ohne Stab)






Montage des Stabes auf einen Fuß „SYSDIDAC“

Wir brauchen: einen Stab (a) eine Spezialmutter (b) einen Fuß (c)




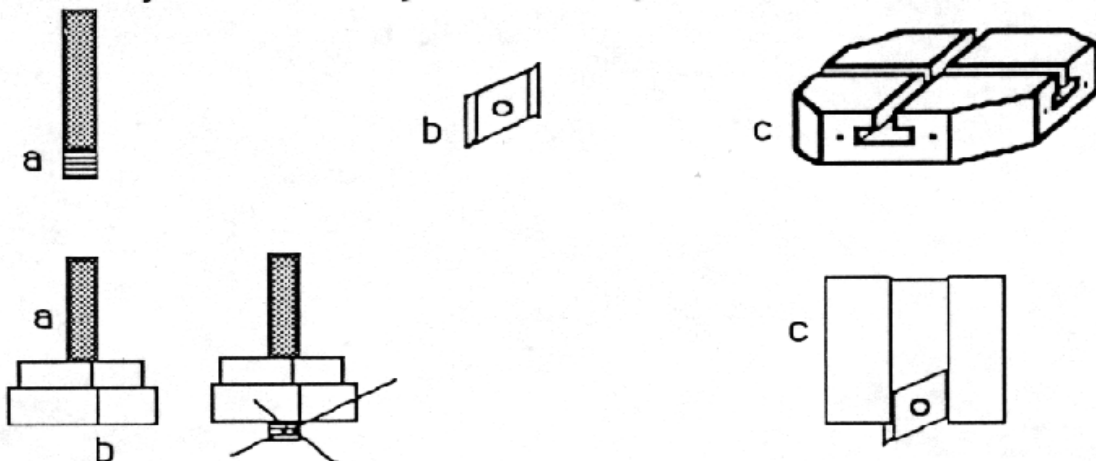


- 1) Nehmen Sie die Spezialmutter und drehen Sie den Stab ein, jedoch sollten Sie darauf achten, dass Sie den Stab so einschrauben, dass er nicht aus der Klemme herausragt.
- 2) Nun schieben Sie das ganze in eine Nut des Fußes und bringen es an der gewünschten Position an; ziehen Sie dann den Stab weiter fest an (nach rechts). Der Stab ist nun fest angezogen.

Andere Aufbau-Möglichkeiten und Kombinationen mit SYSDIDAC

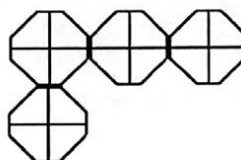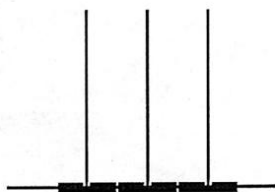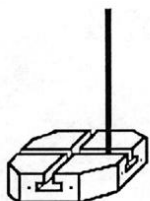

Verbindung mehrerer
Füße mit Stativstab 400 x 8
mm MD00040

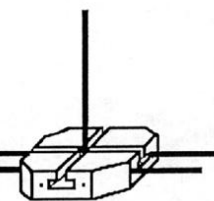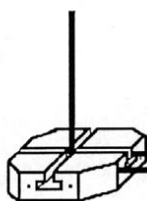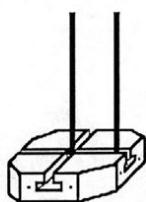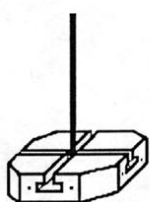

(Verbindungen einzelner
Gestelle miteinander)